


蓄冷剤の凍結処理とワクチン保管設置について

停電・故障時対応のためのバックアップ蓄冷剤の設置


ワクチン箱の保管

- ・ワクチン箱を冷凍庫に収納する際には、
凍結した蓄冷剤をワクチン箱の下に2列x3段、ワクチン箱の上に2個を設置する。

蓄冷剤同梱方法

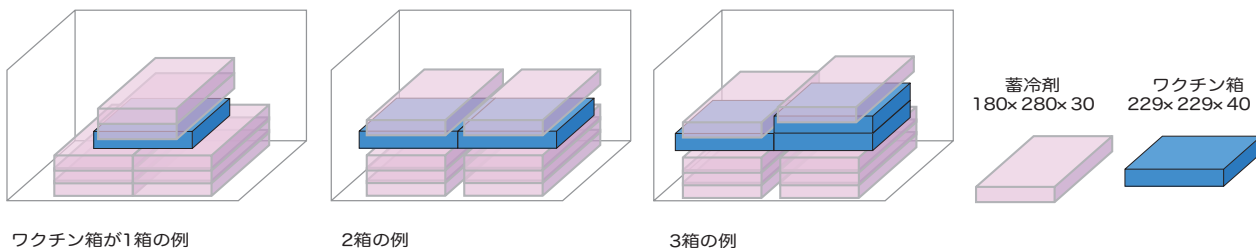

蓄冷剤同梱時の機器停止試験結果 (外気温+23℃時での参考データとなります。ご使用環境により温度推移は異なります。)

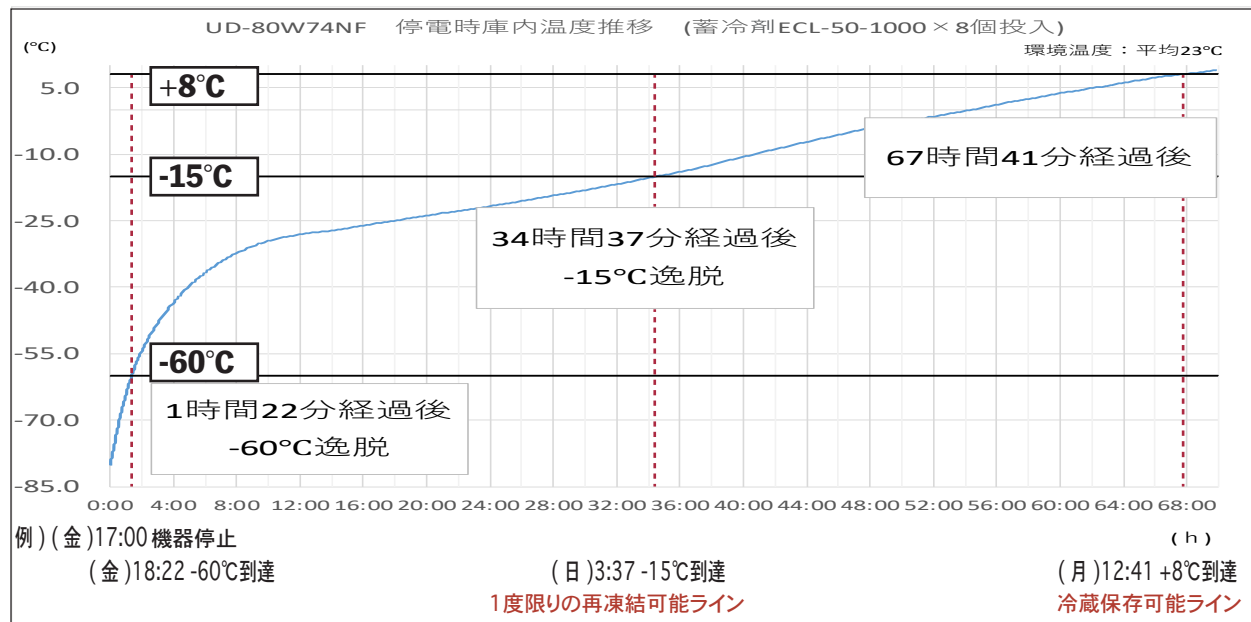

他社メーカー様のファイザー社用ワクチン冷凍庫にも対応しております。

- ・PHC社様、日本フリーザー社様、カノウ冷機社様のファイザーワクチン用冷凍庫においても各社様のご協力のもと、同蓄冷剤運用試験を行なって頂き、同様の保冷効果が得られております。※厚生労働省様ホームページも合わせてご参照ください。

<https://www.mhlw.go.jp/content/000768526.pdf>



免責事項

収納物の保証につきましては、いかなる状況でありましても対象となりませんので、ご了承下さい。また、本製品ご使用による保管庫故障修理対応につきましては保管庫の無償修理対象外となります。